


## Aan de slag met de Easi-Scope 2.

De Easi-Scope 2 is een draadloze USB-microscoop voor het overbrengen van beelden met een maximale resolutie van 640 x 480 en een bereik van meer dan 10 meter via de 2.4GHz frequentieband.

De USB-ontvanger van de Easi-Scope 2 kan met maximaal 4 van deze Easi-Scopes worden gekoppeld. In dit geval kan tussen de gekoppelde apparaten worden geschakeld.

De Easi-Scope kan gebruikt worden met de volgende Windows versies:  
Windows Vista of hoger.

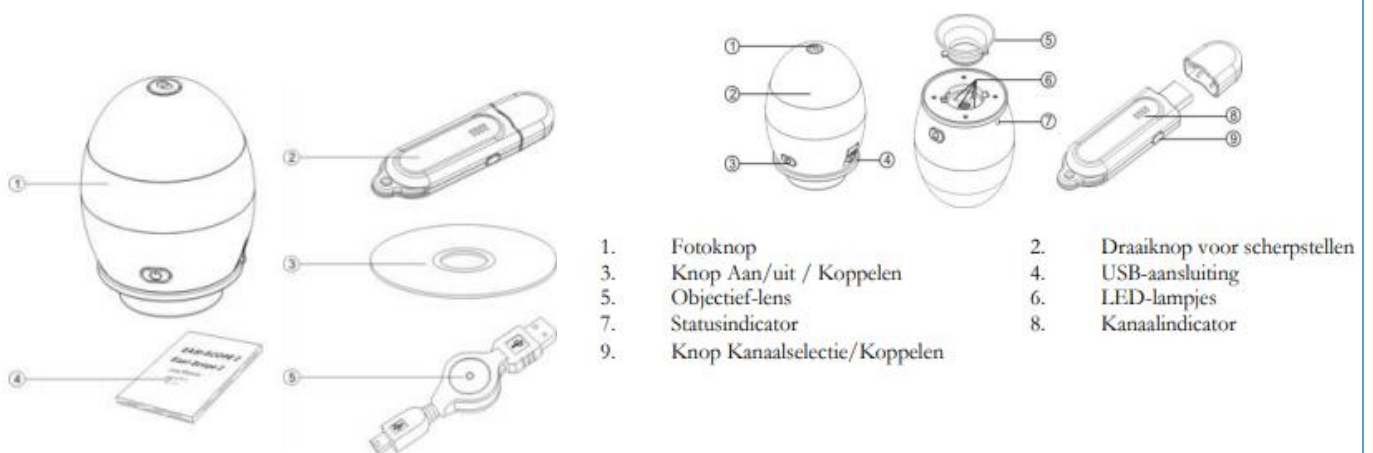

### Opstarten

- Start uw computer.
- Sluit de Easi-Scope 2 USB-ontvanger op uw computer aan.
- Zet de Easi-Scope 2 aan door de knop Aan/uit / koppelen kort in te drukken.

### Installeren van de Easi-Scope 2.

- Steek de USB-ontvanger in uw computer en wacht tot de automatische installatie door Windows is voltooid.
- Zet de Easi-Scope 2 Aan door de knop Aan/Uit/Koppelen kort in te drukken
- Plaats de installatie-cd in uw CD-station. Het installatieprogramma van Easi-Scope 2 start dan gewoonlijk automatisch. Zo niet, gaat u naar "Deze computer", selecteert u het cd-station en klikt u op setup.exe.
- Wanneer Easi-Scope 2 InstallShield Wizard wordt geopend klikt u op "Next" (Volgende).
- Wacht tot de installatie is voltooid en klik op "Finish" (Voltooien) om de Easi-Scope 2 InstallShield Wizard te sluiten.

## Koppelen

Als de Easi-Scope 2 is opgestart, moet deze in de volgende gevallen eerst met uw USB ontvanger worden gekoppeld:

- wanneer u uw Easi-Scope 2 voor het eerst gebruikt, of
- als uw Easi-Scope 2 voorheen met een andere USB-ontvanger was gekoppeld.

De procedure voor koppelen is als volgt:

- 1. Start uw computer, sluit de USB-ontvanger aan, start de toepassing van Easi-Scope en zet de Easi-Scope 2 AAN.
- 2. Houd de knop Aan/uit / Koppelen gedurende zeven seconden ingedrukt, totdat de statusindicator snel knippert. Dit geeft aan dat de modus voor koppelen op de Easi-Scope 2 is ingeschakeld.
- 3. Houd de knop Koppelen op de USB-ontvanger gedurende drie seconden ingedrukt, totdat het lampje van de kanaalindicator snel knippert, waarmee wordt aangegeven dat de modus voor koppelen op de USB-ontvanger is ingeschakeld.
- 4. Als de koppelmodus op beide apparaten is ingeschakeld, wordt het koppelproces gestart. Na enkele ogenblikken verschijnt het beeld in de toepassing van Easi-Scope 2.
- De time-out voor koppelen op uw Easi Scope 2 en de USB-ontvanger is ingesteld op 15 seconden. Als de koppeling niet binnen deze tijd kan worden uitgevoerd, keren beide apparaten terug in hun normale stand zonder te zijn gekoppeld.
- Herhaal stap 2 t/m 4 om de apparaten weer te koppelen.

## Meerdere Easi-Scope 2's koppelen

Aan de USB-ontvangers van uw Easi-Scope 2 kunnen maximaal 4 andere Easi-Scopes worden gekoppeld, zodat u tussen de verschillende beeldbronnen kunt omschakelen.

Volg de onderstaande procedure om meerdere Easi-Scope 2's te koppelen:

- 1. Koppel de eerste Easi-Scope 2 volgens de procedure zoals beschreven in het vorige gedeelte.
- 2. Als dit is uitgevoerd, drukt u één keer op de knop Kanaalselectie/Koppelen om naar het volgende kanaal te gaan.
- 3. Het lampje van de kanaalindicator op de USB-ontvanger gaat nu naar het volgende kanaal.
- Herhaal de procedure voor het koppelen om de tweede Easi-Scope 2 te koppelen.
- Herhaal stappen 2 en 3 om maximaal 4 Easi-Scopes te koppelen

## Easi-Scope 2 laden

- De Easi-Scope 2 is voorzien van een ingebouwde oplaadbare batterij. Deze wordt geladen via de mini-USB connector aan de zijkant van uw Easi-Scope 2.
- Laad de batterij helemaal op voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op uw Easi-Scope 2 en op uw computer.
- De statusindicator op de Easi-Scope 2 brandt totdat de batterij van uw Easi-Scope 2 volledig is geladen.
- Als de batterij van uw Easi-Scope 2 leeg begint te raken, begint de statusindicator langzaam te knipperen. Laad de batterij voor langere levensduur altijd volledig op.

## De Easi-Scope 2 gebruiken

Dubbelklik op het pictogram van Easi-Scope 2 om de toepassing Easi-Scope 2 te starten. Het venster van de toepassing Easi-Scope 2 wordt geopend.

### Een foto nemen

- Druk op de Fotoknop op uw Easi-Scope 2 om een foto te nemen van het beeld dat u bekijkt.
- Er wordt een nieuw venster geopend. Voordat u de foto opslaat, kunt u deze naar wens draaien met gebruik van het menu "Rotate" (Draaien).
- Klik op "File" (Bestand) en selecteer "Save As" (Opslaan als).

### Een video opnemen

- Klik op "Capture" (Opnemen) en selecteer "Start Capture" (Opname starten).
- Als u nog geen bestemmingsmap heeft geselecteerd, wordt u nu gevraagd een map op te geven waar u het videobestand wilt opslaan. Selecteer een bestemmingsmap zoals hieronder getoond en klik op OK.
- Als het volgende venster verschijnt, klikt u op OK om de opname te starten.
- Klik op "Capture" (Opnemen) en selecteer "Stop Capture" (Opname stoppen), of druk op de Esc-toets op uw toetsenbord, om de opname te stoppen.

## Geavanceerde instellingen

### Resolutie wijzigen

- Klik op "Options" (Opties) en selecteer "Video Capture Pin" (Eigenschappen video-opname).
- Het venster "Properties" (Eigenschappen) wordt geopend. In het selectievak "Output Size" (Uitvoergrootte) kunt u de gewenste resolutie kiezen.

The logo for B-Bot.nl is displayed in a stylized, rounded, blue font with a white outline. The text 'B-Bot.nl' is written in a playful, bubbly style.